



THERMOSTAT
-10+50°C / 0,1°C
SILENZIOSO



Fig. 1

1. Termoregolazione elettronica proporzionale derivativo da -10 a +50°C con precisione 0,1°C
2. Facile impostazione della temperatura
3. Spazio utile della VASCA INOX cm 30x35x19 (9 bottiglie)
4. Serpentina di raffreddamento INOX.

5. Alimentazione 230V 1600W.

6. Dimensioni: (L X P X A) cm 32 x 58 x 83

7. Peso: 39Kg

Ruote piroettanti di serie.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

A richiesta: pompa per circolazione esterna del liquido per lo svuotamento della vasca.





**GRANDE SPAZIO
UTILE NELLA VASCA
CIRCA 9 BOTTIGLIE**

Le caratteristiche della presente illustrazione NON sono impegnative e possono variare senza preavviso. Tutti i nostri strumenti sono conformi alla direttiva 2004/108 sulla compatibilità elettromagnetica.

MODALITÀ D'USO

- Particolare del termoregolatore

1. Spia accensione elemento riscaldante
2. Tasto impostazione temperatura [+]
3. Tasto impostazione temperatura [-]
4. Display lettura temperatura
5. Display impostazione temperatura

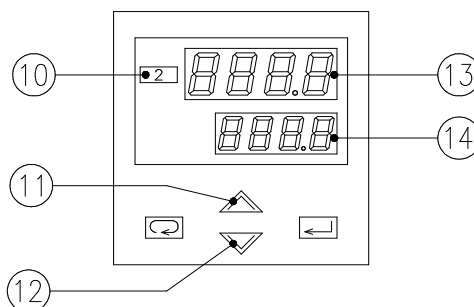


Fig. 2

- Riempire la vasca con acqua distillata fino all'indicazione "LIVELLO" posta sulla parete interna della vasca stessa. E' possibile utilizzare acqua non distillata che tuttavia danneggia le parti a contatto.
- Collegare l'apparecchio ad una presa 230V (-15%/+10% - 15A) con efficiente messa a terra e accendere ruotando l'interruttore **ON/OFF** posto sul pannello frontale.
- Impostare la temperatura desiderata agendo sul tasto impostazione temperatura [+] (n. 11 - Fig. 2) per aumentare o sul tasto impostazione temperatura [-] (n. 12 - Fig. 2) per diminuire.
Il display superiore (n.13 - Fig. 2) indica la temperatura dell'acqua.
Il display inferiore (n.14 - Fig. 2) indica la temperatura impostata.
- Attendere che l'acqua raggiunga la temperatura impostata controllando il display e immergere i contenitori da termostatare.

60.50.395 Ed. 1 - 01/2014



info@gibertini.com
Tel. (++39) 023541434

ISO 9001:2015



LAT N° 094

GIBERTINI
ELETTRONICA s.r.l.
Via Bellini 37
20026 Novate Mil.se
Milano (Italy)

Tel. (++39) 02 3541434
Fax (++39) 02 3541438
www.gibertini.com
sales@gibertini.com